

Achtung!

Vor dem ersten Gebrauch der Vakuumpumpe das mitgelieferte Öl einfüllen. Bitte berücksichtigen Sie dabei folgende Anweisungen:



1. Öffnen Sie die Schraubkappe.



2. Füllen Sie das mitgelieferte Öl vorsichtig und langsam ein, bis die optimale Füllmenge erreicht ist. (Die optimale Öl-Füllmenge ist links und rechts neben dem Schauglas markiert).



3. Schließen Sie die Schraubkappe. Die Pumpe ist ab sofort einsatzbereit.